


Rosca de lâmpada E27 sobre haste U8473210-230

Manual de instruções

02/08 SP/ALF

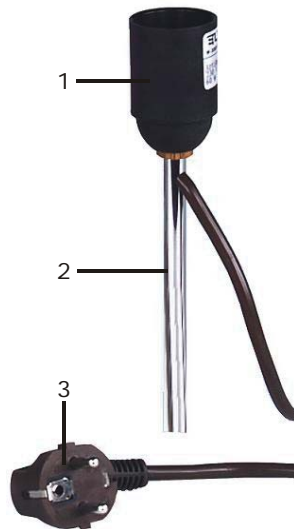

- 1 Rosca
- 2 Haste
- 3 Conector schuko

1. Indicações de segurança

A rosca de lâmpada E 27 está prevista para funcionar em lugar seco, apto para a operação de aparelhagem elétrica.

Se a operação do aparelho ocorrer conforme às instruções de uso, a segurança da rosca de lâmpada está garantida. A segurança, porém, não estará garantida se a rosca de lâmpada for utilizada de forma indevida ou se for manipulada sem a devida atenção.

Se houver razões para considerar que a operação segura não é mais possível, deve-se desligar imediatamente a rosca de lâmpada.

Em escolas e institutos de formação, a operação do aparelho deve ser monitorada por pessoal instruído para tal.

- Antes de iniciar a operação verificar a integridade da rosca e da conexão à rede elétrica e em caso de defeito funcional ou danos visíveis retirar a lâmpada de circulação e protegê-la contra utilização involuntária.
- Só conectar o aparelho em tomada com condutor de proteção aterrado.
- Nunca conectar a rosca de lâmpada na rede elétrica se não houver uma lâmpada instalada.

2. Descrição

A rosca e lâmpada E 27 está montada sobre uma haste e equipada com um cabo de conexão à rede elétrica com conector do tipo schuko conforme CEE 7/4 (plug europeu).

3. Dados técnicos

Tensão de operação:	230 V, 50/60 Hz
Haste:	aprox. 113 x 10 mm Ø
Massa:	aprox. 240 g

4. Utilização

Aparelhos adicionais necessários:

- 1 base em tonel U8611210
- 1 lâmpada incandescente com o pedestal E 27
- Fixar a rosca de lâmpada numa base em tonel.
- Aparafusar firmemente a lâmpada na rosca.
- Conectar a rosca de lâmpada com a tensão de rede.

